

四硫磺酸钠煌绿增菌液使用说明书

【货号】 CM203-05

【用途】

用于沙门氏菌选择性增菌培养。（FDA BAM、GB、SN 标准）

【规格】 10mL/支*20

【成分】 (g/L)

蛋白胨	9.0
牛肉浸粉	4.5
氯化钠	2.7
碳酸钙	40.5
牛胆盐	5.0
硫代硫酸钠（5H ₂ O）	50.0

附加试剂：

碘溶液（碘 0.2 g/mL；碘化钾 0.25g/mL）	20mL/L
0.1%煌绿	10mL/L

【原理】

蛋白胨、牛肉粉、大豆胨在培养基中作为营养物质提供菌体细胞生长所需要的氮源、碳源及生长因子等；氯化钠维持培养基体系渗透压；碳酸钙中和吸收有毒性的代谢物质（主要是培养基酸碱度的变化对菌生长的影响）；胆盐抑制革兰氏阳性菌生长；硫代硫酸钠经碘氧化生成四硫磺酸钠对大肠菌群有抑制作用；沙门氏菌具有产四硫磺酸酶的特性能分解四硫磺酸，因而在能该培养基中生长而增殖。

【用法】

无菌环境下拆开包装，按照标准进行接种培养。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	方法	培养条件	质控结果
肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型 ATCC 14028	10-100	半定量	42℃±1℃ 18h-24h	在 XLD 上>10CFU， 菌落无色半透明，有黑 心
肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型 CICC 25045 [CMCC(B) 50976]				



质控菌株	接种量 (CFU)	方法	培养条件	质控结果
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	1000-5000	半定量	42℃±1℃ 18h-24h	在 TSA 上<100CFU
大肠埃希氏菌 CICC 25012 [CMCC(B) 43201]				
粪肠球菌 ATCC 29212	1000-5000	半定量	42℃±1℃ 18h-24h	在 TSA 上<100CFU
粪肠球菌 CICC 25019 [CMCC(B) 32482]				

【保存】

2-25℃避光保存。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。